

**SOFTWARE SETUP**  
**INSTALLAZIONE SOFTWARE**  
**INSTALACIÓN SOFTWARE**  
**CONFIGURATION DU LOGICIEL**  
**SOFTWARE EINSTELLUNG**  
**INSTALAÇÃO SOFTWARE**

	<b>Model</b>
	TB-3W
	TB-5W

Version: 1  
Issued: 31, 03, 2017



## 1. Start the Software

Double click on the icon.

### 1. Aprire il Software

Cliccare due volte sull'icona.

### 1. Iniciar Software

Doble click sobre el icono.

### 1. Lancez le logiciel


Cliquez deux fois sur l'icône.

### 1. Software Starten

Doppelklick auf die Ikone.

### 1. Iniciar Software

Doble click sobre o ícone.

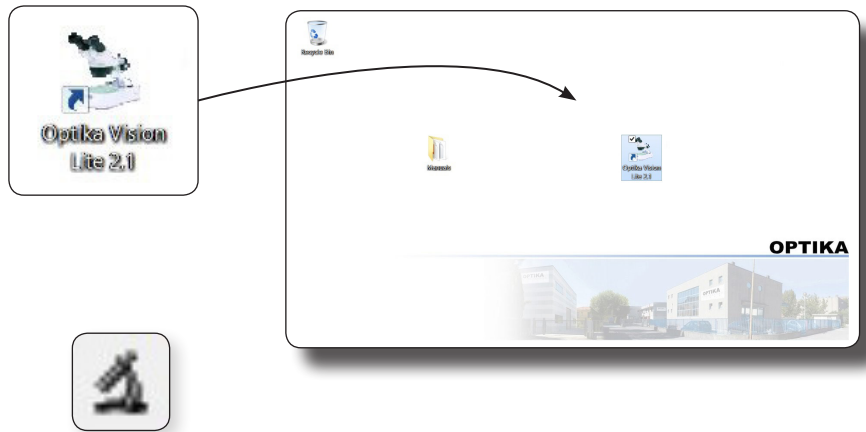

## 2. How to set the live image

Press the icon.

### 2. Come impostare le immagini in live

Cliccare sull'icona.

### 2. Como ver imagen en tiempo real

Click en el icono.

### 2. Comment régler l'image en direct


Appuyez sur l'icône.

### 2. Einstellung der live image

Drücken Sie die Ikone.

### 2. Como ver imagem em tempo real

Click em o ícone.

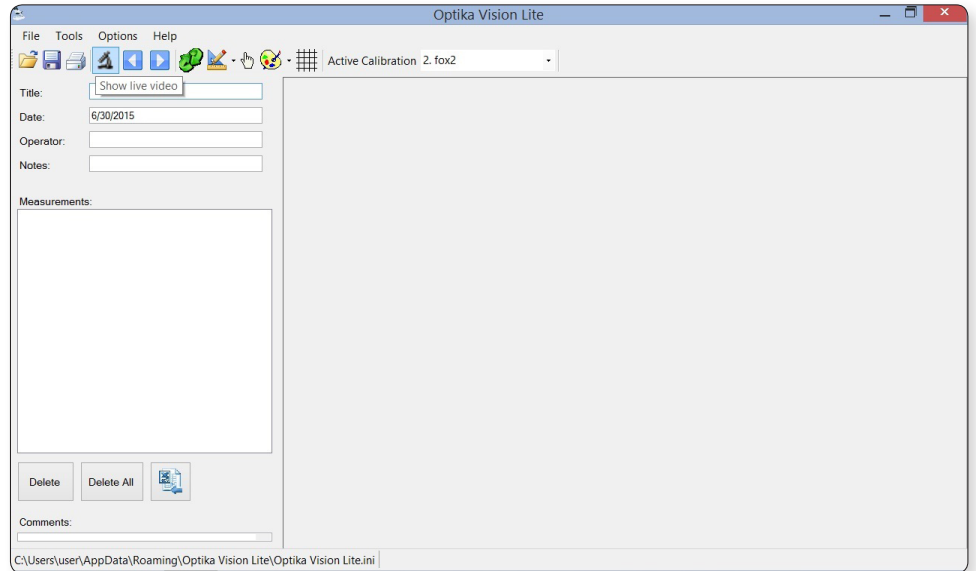

Select the device "Optika TCB"


Selezionare il dispositivo "Optika TCB"

Seleccionar la unidad "Optika TCB"

Sélectionnez l'appareil "Optika TCB"

Wählen Sie "Optika TCB" aus

Selecionar a unidade "Optika TCB"

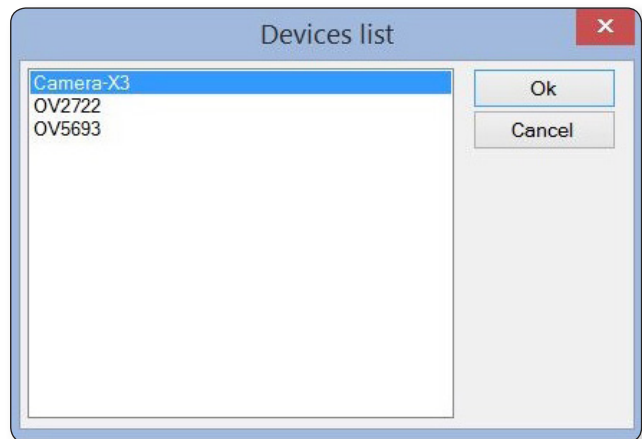

### 3. How to set the colors parameter

Set the screen brightness at the maximum.

### 3. Come impostare i parametri di colore

Impostare al massimo la luminosità dello schermo.

### 3. Como configurar los parámetros de color

Posicionar el brillo de la pantalla al máximo.

### 3. Comment définir le paramètre de couleurs


Réglez la luminosité de l'écran au maximum.

### 3. Einstellung der Farbparameter

Stellen Sie den Bildschirm auf die maximale Helligkeitseinstellung ein.

### 3. Como configurar os parámetros de cor

Posicionar o brilho de la tela al máximo.

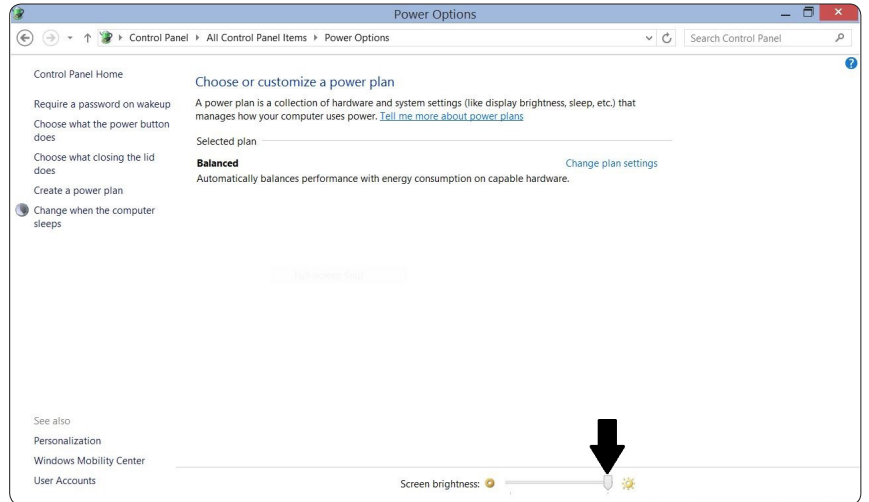

Open the settings of the software (icon)  
Set the contrast value from 9 to 12 as needed.

Aprire il menu delle impostazioni del software (icona).  
Impotare il valore del contrasto tra 9 e 12 in base alla necessità.


Ouvrez les paramètres du logiciel (icône)  
Réglez la valeur du contraste du 9 au 12 comme requis.

Abrir configuración de software (icono)  
Posicionar el valor de contraste entre 9 y 12 según sus necesidades.



Öffnen Sie die Software Einstellungen (Ikon)  
Stellen Sie den Kontrastwert von 9 bis 12 ein, wie benötigt.

Abrir configuração do software (Ikon)  
Posicionar o valor do contraste entre 9 y 12 segun as necesidades.

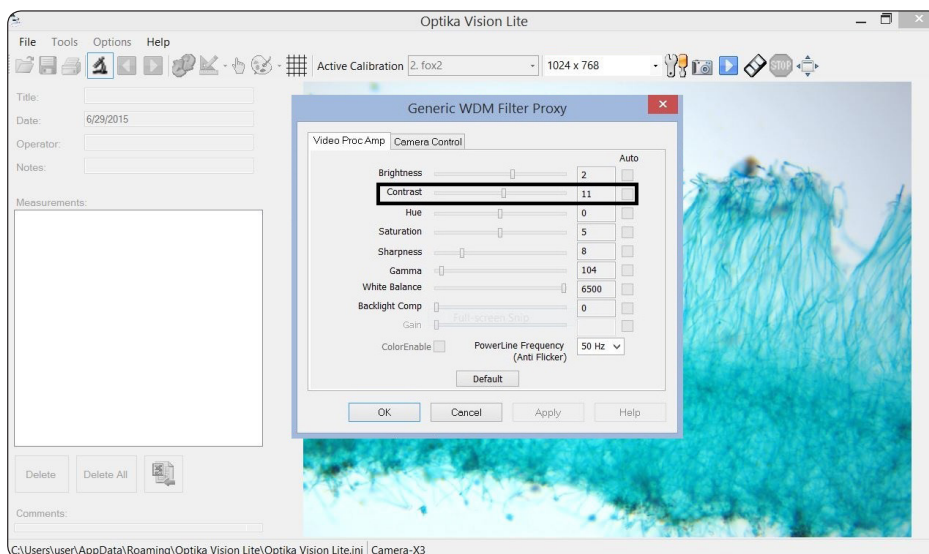

---

**OPTIKA® S.r.l.**

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALIA Tel.: +39 035.571.392 - Fax: +39 035.571.435  
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Spain**

spain@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® USA**

usa@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® China**

china@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® Hungary**

hungary@optikamicroscopes.com

**OPTIKA® India**

india@optikamicroscopes.com

---